


GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

Conexión

Conectar el cable RS-232 de la balanza S3-RS /S5i-RS a la impresora.

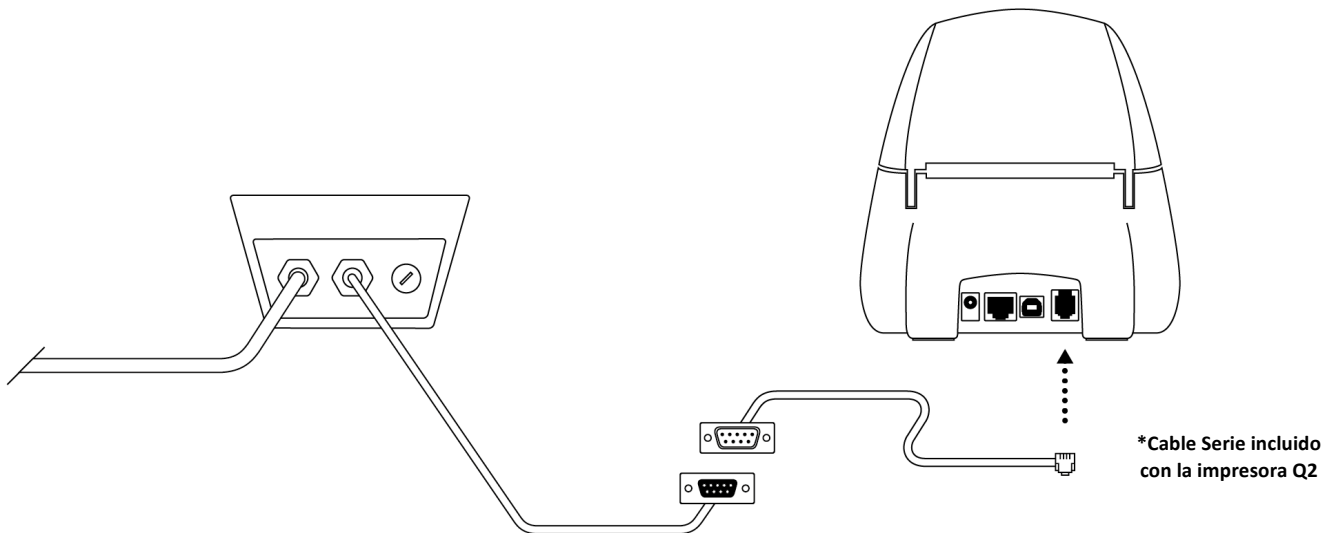

Paso 1: Configurar la balanza para su uso con la impresora Q2

La balanza S3-RS /S5i-RS está configurada de fábrica para utilizar una impresora modelo PR4. Para obtener todas las prestaciones de su impresora Q2, debe cambiar esta configuración la primera vez antes de su utilización siguiendo las indicaciones contenidas en este documento. Una vez concluido este procedimiento, la configuración queda registrada en la memoria no volátil del equipo, y no será necesario volver a repetirlo.

1. Pulse la tecla **[PLU/M]** para acceder al menú de opciones de configuración.
2. Pulse la tecla **←** para desplazarse a la opción del menú **Print**
3. Pulse la tecla **↵** para validar, en el visor aparecerá la opción **Print 1**
4. Pulse la tecla **↑**. El visor muestra el mensaje **Print 2** para indicar que la impresora conectada al K3 es una Q2.
5. Pulse la tecla **↵** para validar
6. Pulse la tecla **[U/ESC]** para salir del menú de opciones de configuración y volver al modo normal de funcionamiento (indicador de peso).

En el visor aparecerá el mensaje **SAVE** indicando que la opción seleccionada ha sido guardada en la memoria no volátil la balanza.

003/19072021

